



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

[http:// www.real-tims.com.cn](http://www.real-tims.com.cn)

E-mail: [real-times@vip.163.com](mailto:real-times@vip.163.com)

## 凝胶观察透射灯

货号	产品名称
RT3820	凝胶观察透射灯

### ● 产品包装:

组份	单位	数量
凝胶观察透射灯	个	1
电源	个	1
电源线	根	1
说明书	份	1

### ● 产品特点:

1. 仪器尺寸 24.2 cm × 35 cm × 0.8 cm，有效观察尺寸 21 cm × 30 cm。
2. 采用 LED 灯，光源比节能灯柔和明亮，灯源的工作时间更长，LED 灯不发热，使用手机或 CCD 相机拍照时，光线不闪烁。
3. 触摸式开关键，使用方便。
4. 可以无极调整亮度。方法：轻触打开开关，长触可以调整亮度，10 档调光。

### ● 用途:

1. 用于蛋白 PAGE 凝胶电泳后，考马斯亮蓝染色后条带观察；用于核酸 PAGE 电泳后银染条带观察。
2. NC 膜和 PVDF 膜染色后（如使用丽春红 S）的观察及结果记录。
3. 免疫印迹结果（主要用于 TMB，DAB 等化学显色剂显色）的观察及结果记录。

### ● 注意事项:

1. 观察台面禁止进水，使用后应立即擦干残余水分。
2. 透射灯只具有发光功能，无法进行数据传输。

### ● 实验示例:

